

ネブライザー洗浄器 Eluo

ネブライザーの洗浄が以下の3ステップで完了です。

1. Eluo本体を洗浄液 (メタノール等) で満たします。



2. ネブライザーをEluoのホルダーに挿入します。



3. Eluoのプランジャーを押し込み、洗浄液を噴射します。



ネブライザーキャピラリーの詰まりはサンプルの流れを悪くし、ネブライザーの効率と性能が低下する原因となります。ネブライザー専用洗浄器Eluoは安全かつ簡単にキャピラリーの詰まりを取り除き、お客様のネブライザーのパフォーマンスを向上させます。

Eluo洗浄器は洗浄液を効率よくネブライザーキャピラリーに逆噴射出来るように設計されています。シンプルな作業で効果的にネブライザーを洗浄し、これまでのような長時間洗浄や超音波洗浄器のご使用は不要となります。(弊社ではお客様に超音波洗浄器でのネブライザーの洗浄はお勧めしておりません。) Eluoネブライザー洗浄器はネブライザーの日常のお手入れにもご使用いただけます。定期的なお手入れにより、キャピラリーの詰まりや汚れを防止し、お客様の装置のダウンタイムを減少させると共に、ネブライザーの長寿命化も可能です。

Eluo洗浄器には右の表のとおり、ガラス製ネブライザー用と樹脂製ネブライザー用がございます。

Ordering Information	
Part Number	Description
70-ELUO	Eluo Nebulizer Cleaning Tool (For glass concentric nebulizers)
70-ELUO-OPD	Eluo Nebulizer Cleaning Tool (For OpalMist or DuraMist nebulizers)

QRコードをスキャンすることで、詳細説明ビデオをご覧いただけます。



GLASS EXPANSION
Quality By Design

Asia Pacific

6 Central Boulevard,
Port Melbourne, Vic 3207,
Australia
(61) 3 9320 1111
enquiries@geicp.com

Americas

31 Jonathan Bourne Drive,
Unit 7 Pocasset, MA 02559,
USA
508 563 1800
geusa@geicp.com

Europe

Friedenbachstrasse 9,
35781 Weilburg,
Germany
+49 6471 3778517
gegmbh@geicp.com